

Переносные перчаточные ящики серии 830-СР

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pbf@nt-rt.ru || сайт: <https://plas-labs.nt-rt.ru/>



Перчаточные боксы серии #830 были разработаны для минимизации сквозняков и максимизации эффективности ваших аналитических весов. Все устройства характеризуются высокой видимостью внутреннего пространства, чистотой, безопасностью, полной герметичностью, портативностью и атмосферой без сквозняков.

Эти компактные боксы для перчаток доступны в четырех (4) удобных для пользователя размерах. Они отлично подходят для использования в опасных ситуациях, когда необходимо содержать взвешиваемые материалы. Камера идеально подходит для определения сухой массы или содержания влаги в водных растворах, клеях, зерновых, токсичных химикатах, фармацевтических препаратах, бумаге, пластике и легких радиоактивных материалах. Все устройства минимизируют деградацию продукта, вызванную поглощением влаги.

Их также можно использовать при работе с токсичными веществами, асбестовыми волокнами, остатками сточных вод и парами вредных жидкостей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти устройства не рекомендуется использовать с ароматическими углеводородами.

При работе с аналитическими весами, вертикальными загрузчиками, настольными весами и/или анализаторами влажности мы рекомендуем размещать эти предметы на мраморном блоке для дополнительной устойчивости. Специальные дверцы для доступа доступны, если не желательны камеры переноса.

Стандартные характеристики серии 830:

- Основной корпус из прозрачного акрилового пластика толщиной 3/8" (10 мм).
- Съемная верхняя часть для легкой установки оборудования.
- Четыре (4) ключевых крана для продувки. Два (2) на основном корпусе и два (2) на передаточной камере.
- Все зажимы регулируются для компенсации нормального износа.

- Белые перчатки Nupalon™ для обеих рук, обеспечивающие превосходную устойчивость к химическим веществам и ультрафиолетовому излучению.
- Блок розеток для больниц с несколькими розетками. Одобен UL, CSA и CE.
- Небольшой «выстрел»-клапан сброса давления минимизирует «отпор» перчатки.
- Для экспорта используйте Pn# 830-ABC-EXP (запросите расценки)
- Сменный фильтр HEPA и фильтр для улавливания органических паров. Номер детали #830-FILTER.



830-Фильтр и клапан-отсекатель

Характеристики и информация для заказа

Модель	830-CP-11	830-CP-21	830-CP-31	830-CP-41
Внутренние размеры (ШхГхВ)	28" x 23" x 30" 710 x 580 x 740 мм	35" x 29" x 30" 890 x 740 x 760 мм	48" x 29" x 32" 1220 x 740 x 810 мм	60" x 29" x 32" 1524 x 740 x 810 мм
Внешние размеры (ШхГхВ)	43" x 24" x 31" 1100 x 610 x 790 мм	49" x 30" x 31" 1250 x 760 x 790 мм	63" x 31" x 35" 1600 x 790 x 860 мм	76" x 32" x 35" 1930 x 812 x 890 мм
Дверца доступа (ШхВ)	15" x 22" / 381 x 559 мм	21,5" x 21,5" / 546 x 546 мм	21,5" x 24" / 546 x 610 мм	21,5" x 24" / 546 x 610 мм
Верхнее отверстие (ШхГ)	17" x 23" / 432 x 585 мм	24" x 29" / 610 x 735 мм	24" x 42" / 620 x 1065 мм	24" x 54" / 610 x 1370 мм
Выходное отверстие (НхØ)	4" x 4" / 102 x 102 мм	4" x 4" / 102 x 102 мм	4" x 4" / 102 x 102 мм	4" x 4" / 102 x 102 мм
Объем	10,8 куб. футов / 306 л	17,6 куб. футов / 498 л	25,8 куб. футов / 730 л	32,2 куб. фута / 912 л
Количество перчаток	2	2	3	4
Электрические	115 В / 230 В 50-60 Гц (эксп.)	115 В / 230 В 50-60 Гц (эксп.)	115 В / 230 В 50-60 Гц (эксп.)	115 В / 230 В 50-60 Гц (эксп.)
Вес при доставке	275 фунтов / 137 кг	350 фунтов / 173 кг	400 фунтов / 200 кг	440 фунтов / 216 кг
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года

№ модели	Вентиляционное отверстие	Дверца люка шхв , см	Внутренние размеры шхг хв, см
830–CP/10	нет	38x56	71?58?76
830–CP/20	нет	55x55	89x74x76
830–CP/30	нет	55x61	122x74x81

Опции для компактных перчаточных боксов:

- Выходное вентиляционное отверстие 800–VENT в перчаточном боксе может быть сделано только фабрично и может иметь любой размер. Пригодно для соединения с вашей вытяжной системой. Стандартные размеры – диаметр 76 мм и высота 76 мм. Для моделей 830–CP–11, 830–CP–21 и 830–CP–31 800–VENT входит в стандартную комплектацию. Опционально 800–VENT может устанавливаться на все модели линейки 830.
- Система одиночной HEPA фильтрации 800–HEPA/S включает один (1) HEPA фильтр 20 см, префильтр 0,4 мкм, вентилятор, манометр Magnehelic™ (кат. номер 800–MAGNA) и монтажную плиту. Перчаточный бокс работает при слабом разрежении, внутренняя атмосфера фильтруется через HEPA фильтр и удаляемый воздух фильтруется через круглый розовый средний фильтр 20 мм.
- Система двойной HEPA фильтрации 800–HEPA/D включает два (2) круглых HEPA фильтра 20 см, префильтры 0,4 мкм, вентилятор, манометр Magnehelic™ (кат. номер 800–MAGNA) и монтажную плиту. HEPA фильтры стоят на входе и на выходе камеры разрежения.
- HEPA фильтрация по замкнутому циклу 800–HEPA/CLC включает два (2) круглых HEPA фильтра 20 см, префильтры 0,4 мкм, вентилятор, манометр Magnehelic™, измеряющий дифференциальное давление и давление в камере и замыкающую петлю.

Внутренняя атмосфера непрерывно циркулирует через главную камеру и оба HEPA фильтра, при этом в главной камере создаётся небольшое разрежение.

800–HEPA/CLC обычно устанавливается на компактные перчаточные боксы типов 830–ABB и 830–ABD. Возможна установка по заказу и на другие боксы фирмы Plas-Labs.

- Дверцы люков, дополнительные перчаточные порты и порты с ирисовыми диафрагмами могут устанавливаться на перчаточные боксы линейки 830 на передней и боковых панелях. Также предлагается управление температурой и влажностью в камерах.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------